

## Mintavételi Utasítás

MVU-4-W

### **Vizsgálat: Illékony halogénezett szénhidrogének** **Mintatípusok: Vizek**

Szükséges mintavételi edény:

2 db légmentesen zárható, teflonbetétes kupakú, 40 ml-es EPA vial. A két ekvivalens mintavételi edényre azért van szükség, hogy az esetleges ismétléseket, hígításokat zavartalan mintaegyedből lehessen elvégezni.

<b>VOCL</b>	0000000		<b>VOCL</b>	MINTA JELE						
	0000000			HELY						
0000000000000	0000000		0000000000000	IDŐ		év	hó	nap	óra	perc
<b>WESSLING Hungary Kft.</b>	0000000		<b>WESSLING Hungary Kft.</b> Tel: +36 1 872 3600	SZERVEZET			SZEMÉLY			
	0000000		<b>TARTÓSÍTÁS HÜTÉS</b>	MEGRENDELŐ						
	0000000			PROJEKT						
	0000000			VIZSGÁLAT			MINTA-VÉTELI UTASÍTÁS 			
	0000000			Illékony halogénezett szénhidrogének						

**Eljárás:**

1. Töltse meg a mintavételi edényt a mintával **buborékmentesen** és zárja le! Amennyiben a minta nem buborékmentes öntse ki, és kezdje előlről a mintavételt!
2. Tartsa az edényeket 2 és 8 °C között a laboratóriumba érkezésig!

**Laboratóriumba érkezés ideje: max. 48 óral**

Mintavétellel kapcsolatos kérdés esetén mintaátvételi részlegünk munkatársai hétköznap 7:30 – 18:00 között állnak rendelkezésére az (1) 8723606 telefonszámon.

  
**Filep Zoltán**  
laboratóriumvezető