












## Mintavételi Utasítás

MVU-16-W

**Vizsgálat: Cianidok**  
**Mintatípusok: Vizek**

Szükséges mintavételi edény:  
Jól zárható, 500 ml-es polietilén palack.

<b>CN<sup>-</sup></b>  000000000000 <b>WESSLING Hungary Kft.</b> 	0000000		<b>CN<sup>-</sup></b>  000000000000 <b>WESSLING Hungary Kft.</b> Tel.: +36 1 872 3600 TARTÓSIKÁS NaOH	MINTA JELE					
	0000000			HELY					
	0000000			IDŐ	év	hó	nap	óra	perc
	0000000			SZERVEZET		SZEMÉLY			
	0000000			MEGRENDELŐ					
	0000000			PROJEKT					
	0000000			VIZSGÁLAT Cianidok <input type="checkbox"/> Könnyen felezhető <input type="checkbox"/> Összes				MINTA- VÉTELI UTASÍTÁS 	

**A polietilén edény NaOH pasztillát tartalmaz, amit nem szabad klönteni!**

### FIGYELEM!

**A NaOH erős lúg, bőrrel, nyálkahártyával érintkezve maró hatása miatt sérülést okozhat!**

#### Eljárás:

1. Töltse meg a mintavételi edényt a mintával!
2. Jól rázza össze, hogy a NaOH pasztilla feloldódjon!
3. Tartsa az edényt 2 és 8 °C között a laboratóriumba érkezésig!

Laboratóriumba érkezés ideje: max. 48 óra!

Mintavétellel kapcsolatos kérdés esetén mintaátvételi részlegünk munkatársai hétköznap 7:30 – 18:00 között állnak rendelkezésére az (1) 8723606 telefonszámon.

  
**Filep Zoltán**  
laboratóriumvezető