

Mintavételi Utasítás

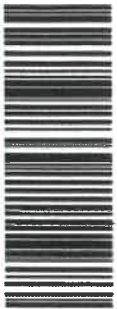








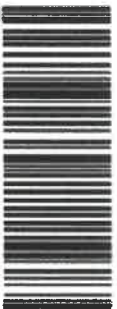

MVU-17-W

Vizsgálandó: **Összes fém (oldott + lebegőanyaghoz kötött)**
Mintatípusok: **Szennyvíz és ivóvíz**

Szükséges mintavételi edény:

50 ml-es centrifuga cső. **Salétromsavval (HNO₃) tartósított!**

Alkalmazott címke:

ΣFÉM  000000000000  WESSLING Hungary Kft. Tel.: +36 1 872 3600 	0000000				
	0000000				
	0000000				
	0000000				
	0000000				
	0000000				
ΣFÉM  000000000000 TARTÓSÍTÁS <input checked="" type="checkbox"/> HNO ₃ HÜTÉS	MINTA JELE				
MINTAVÉTELI ADATAI	HELY				
	IDŐ	év	hó	nap	óra perc
	SZERVEZET			SZEMÉLY	
	MEGRENDELŐ				
	PROJEKT				
VIZSGÁLAT			MINTA-VÉTELI UTASÍTÁS 		

Eljárás:

A mintát ne szűrje meg!

Fogyasztói csapnál vett vízminta esetében a réz, nikkel és ólom koncentrációjának meghatározására szolgáló mintaegyed az 1 liter kifolyatás nélkül vett minta megfelelő részlete.

1. Töltse meg 50 ml-ig a mintavételi edényt és zárja azt le!
2. Tartsa az edényt 2 és 8 °C között sötét helyen a laboratóriumba érkezésig!

Laboratóriumba érkezés ideje mintavételtől számítva ne legyen több, mint **1 hónap**.

Mintavétellel kapcsolatos kérdés esetén mintaátvételi részlegünk munkatársai hétköznap 7:30 – 18:00 között állnak rendelkezésére az (1) 8723606 telefonszámon.


Filep Zoltán
laboratóriumvezető