

Mintavételi Utasítás












MVU-30-W

Vizsgálendő: Gyógyszerhatóanyagok és metabolitjaik
Mintatípusok: Vizek

Szükséges mintavételi edény:

Jól zárható csavarmenetes kupakkal ellátott, 1 literes barna üveg.

Alkalmazott címke:

EGYÉB  000000000000  WESSLING Hungary Kft. Tel.: +36 1 872 3600  <input type="checkbox"/>	0000000		EGYÉB  000000000000 MINTAVÉTELI ADATAI	MINTA JELE					
	0000000			HELY					
	0000000			IDŐ	év	hó	nap	óra	perc
	0000000			SZERVEZET		SZEMÉLY			
	0000000			MEGRENDELŐ					
	0000000			PROJEKT					
	0000000			TARTÓSÍTÁS <input type="checkbox"/> Na ₂ S ₂ O ₃			VIZSGÁLAT		
				HŰTÉS					

Eljárás:

1. Töltse meg a mintavételi edényt 90%-ig a mintával és zárja le!
2. Hálózati ivóvíz mintavételéhez kiadott edény Na₂S₂O₃ tartósítószeret tartalmaz. Ügyeljen, hogy a tartósítószeret ne mossa ki az edényből.
3. Tartsa az edényt 2 és 8 °C között a laboratóriumba érkezésig!

Laboratóriumba érkezés ideje mintavételtől számítva ne legyen több, mint **7 nap**.

Mintavétellel kapcsolatos kérdés esetén mintaátvételi részlegünk munkatársai hétköznap 7:30 – 18:00 között állnak rendelkezésére az (1) 8723606 telefonszámon.



Filep Zoltán
laboratóriumvezető